


## 手套箱保养细则

- 一、随时注意氮气钢瓶内气体的容量，不足时及时更换。
- 二、若遇停电，通电后需按面板上的“真空泵”按钮及手套箱下方的第二个按钮，真空泵使真空泵运转。  

注意：通电后，若有无法启动的问题，可能是因为管线里的压力太低的缘故，先将管线拆下，放点气体进去，在接上拆下的管线，即可顺利启动。
- 三、要将样品放入手套箱时，请尽量使用小过渡舱，打开过渡舱门前需注意阀门腔上的压力计指针是否在零的位置，若是，则可直接打开，若否，则需先将阀门腔下的开关转至“填充”的位置，使气体进入手套箱过渡舱内，再将开关转回中间位置，此时可以打开过渡舱门将样品放入，再将舱门关上。放置样品时，需小心不要用手触摸过渡舱内壁，或戴手套拿取样品。
- 四、要从手套箱内取出放在过渡舱内的样品前，须先将过渡舱上的开关转至“真空”位置，将舱内的空气抽出，再转制“填充”，使干燥洁净的气体由手套箱内进入过渡舱内，重复一、二次之后，即可从手套箱内将过渡舱门打开，取出样品。
- 五、使用手套箱时，注意不要佩戴手表、戒指等有可能刺破手套的东西，若使用尖锐物品时，也要格外注意勿刺破手套，建议使用手套箱时，指甲切勿过于尖锐，以免刺破手套。
- 六、手套箱每使用半年，要检查真空泵油面，不足三分之二时要注意添加，为保证真空泵的运转，延长真空泵的使用寿命，建议每半年更换一次真空泵油。

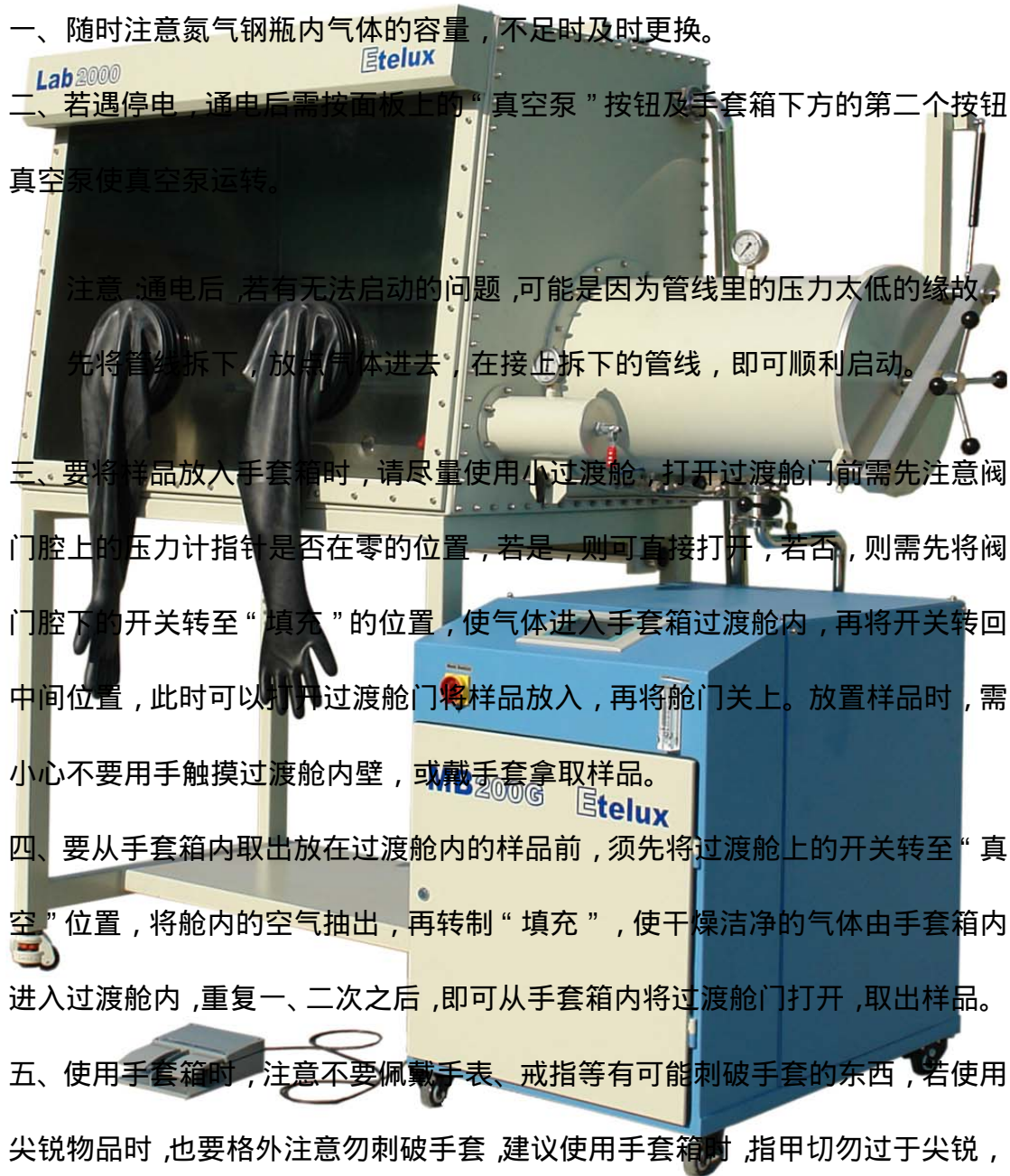

- 七、手套箱要注意日常清洁的保养和维护，注意观察手套箱易损件、消耗品的使用状况，发现问题，及时更新处理。



伊特克斯惰性气体系统（北京）有限公司

北京市昌平区白各庄工业园（102206）

Baigezhuang Industrial Park, Beijing, China

电话: 86-10-56708156 400-086-8156

传真(Fax): 86-10-80703923

Web: [www.etelux.com](http://www.etelux.com)

E-mail: [sales@etelux.com](mailto:sales@etelux.com)